

冷却卓上遠心機 H-30R

TABLE-TOP REFRIGERATED CENTRIFUGE

より使いやすさを追求！ステップモード運転も更に進化！



※ 画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。

〈本体価格〉 **¥750,000** (税別)

型式	H-30R
分類	冷却卓上遠心機
最高回転数	15,000[rpm] (RA-701使用時)
最大遠心力	16,110[×g] (RA-701使用時)
最大容量	1,080[mL] (RF-126・MT-109・PB-126使用時)
制御	マイクロコンピューター及びインバータ制御
モータ	高周波モータ (カーボンレス)
ヒューズ	10A 250V 耐ラッシュ(6.35×30) 定格遮断電流 250A
電源	単相 AC100[V] 10[A] 1.0[kVA]
定格・電撃保護	連続・クラス I 機器
電源容量・電圧変動	10[A]以上・90[V]～110[V]
回転計	デジタル表示 100～15,000[rpm] (10[rpm]単位で設定可能)
遠心力計	デジタル表示 10～16,110[×g] (10[×g]単位で設定可能)
タイマー	デジタル表示 ホールド付 1～999[min] (1[min]単位で設定可能)
	デジタル表示 ホールド付 1～999[sec] (1[sec]単位で設定可能)
温度計	デジタル表示 -50[°C]～45[°C] 1°C単位で設定可能
メモリー数	6メモリー (回転数・遠心力・温度・タイム・加速・減速)
ステップモード	3メモリー
密度勾配モード	1メモリー
×g・secモード	設定範囲 1.00～9.99×10 ⁹ [×g・sec]
加速	3段階選択方式
減速	3段階選択方式・自然減速
寸法	幅480×奥行570×高さ440[mm]
重量	58.0[kg]



ロータ 一覧 (ロータのみのご注文の際には、本体型式をお知らせ下さい。)

☆H-30R用金属バケット及び樹脂ケースは4個/組です。

☆ご使用中のチューブ寸法が遠心バケットと合わない場合、そのチューブに合わせて製作いたします。(オプション)

ロータ	金属バケット (4個/組)	樹脂ケース (4個/組)	容量 (ml×本数)	チューブ径 (φ mm)	チューブ長 (Lmm)	回転半径 (mm)	最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (×g)	価格(円)	
RF-110 スイング										110,000
		PA-110	10ml×48本	12.5~13.3	96~110	159	3,500	2,180	45,000	
		PB-110	15ml×32本	15.0~16.5	91~107	154	3,500	2,110	45,000	
	MC-110		50ml×4本	27.0~35.5	98~130	165	5,000	4,620	45,000	
		PD-110	15ml×16本(コニカル管)	17.0	120	168	3,500	2,300	45,000	
	ME-110		50ml×8本	27.0~35.0	98~121	165	3,500	2,260	80,000	
	MF-110		100ml×4本	43.5~45.0	103~121	160	4,000	2,860	80,000	
		PG-110	14ml×16本(ハイレックス)	14.5~16.0	100~125	167	3,500	2,290	50,000	
	MES-110		50ml×8本(コニカル管)(ADS-012)	29.0	116	165	4,100	3,100	200,000	
	ADS-012	抗酸菌用アダプタ(シーリングキャップ付)			100,000					
RF-120 スイング										120,000
	MT-100	PA-120~PF120使用時はMT-100が必要です。								50,000
		PA-120	10ml×72本	12.5~13.0	86~110	157	3,500	2,150	45,000	
		PB-120	15ml×40本	15.0~16.5	81~107				45,000	
		PC-120	50ml×8本	27.0~35.5	76~109				45,000	
		PD-120	15ml×24本(コニカル管)	17.0	120				45,000	
		PE-120	50ml×8本(コニカル管)	29.0	116				45,000	
		PF-120	RIAチューブ×84本(シオノキ)	10.5~12.0	75~90				45,000	
	MG-120		100ml×4本	43.5~45.0	109~130	170	4,000	3,040	100,000	
RF-121 スイング										130,000
	MT-104	PA-121~PN-121使用時はMT-104が必要です。								55,000
		PA-121	10ml×84本	12.5~13.0	72~110	164	3,500	2,250	50,000	
		PB-121	15ml×48本	15.5~16.5	68~109				50,000	
		PC-121	50ml×16本	27.0~35.0	63~100				50,000	
		PD-121	15ml×32本(コニカル管)	17.0	120				50,000	
		PE-121	50ml×16本(コニカル管)	29.0	116				50,000	
		PF-121	RIAチューブ×100本(シオノキ)	10.5~12.0	60~95				50,000	
		PG-121	250ml×4本(ナルゲン)	60.0~61.8	80~125				50,000	
		PM-121	100ml×4本	43.5~45.0	76~120				お問合せ下さい	
	PN-121	15ml×60本	15.0~16.0	63~109	161	3,000	1,620	お問合せ下さい		
RF-126 スイング										150,000
	MT-109	PA-126~PM-126使用時はMT-109が必要です。								100,000
		PA-126	10ml×100本	12.5~13.3	70~105	164	3,500	2,250	60,000	
		PB-126	15ml×72本	15.0~16.5	68~105				60,000	
		PC-126	50ml×16本	27.0~35.5	63~100				60,000	
		PD-126	15ml×36本(コニカル管)	17.0	120				60,000	
		PE-126	50ml×16本(コニカル管)	29.0	116				60,000	
		PF-126	RIAチューブ×120本(シオノキ)	10.5~12.0	60~100				60,000	
		PG-126	250ml×4本(ナルゲン)	60.0~61.8	80~125				60,000	
		PM-126	100ml×4本	43.5~45.0	80~120				60,000	
RF-122A	スイング	120孔マイクロプレート8枚(4枚×2ヶ所架)					134	2,000	600	お問合せ下さい
RF-123A		96孔マイクロプレート4枚(2枚×2ヶ所架)								お問合せ下さい
RA-321	アングル	50ml×8本(コニカル管)			29.0	116	126	6,000	5,070	お問合せ下さい
RA-350TC		50ml×4本(コニカル管)			29.0	116	88	11,000	11,900	お問合せ下さい
RA-701		1.5ml×12本ロータ			9.5~10.5	36~41	64	15,000	16,110	お問合せ下さい

使用例

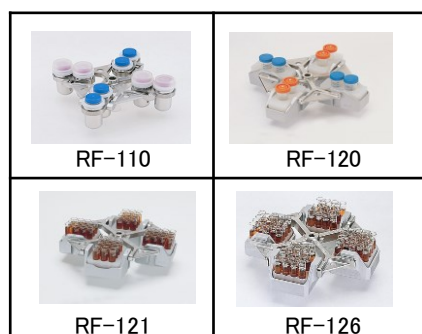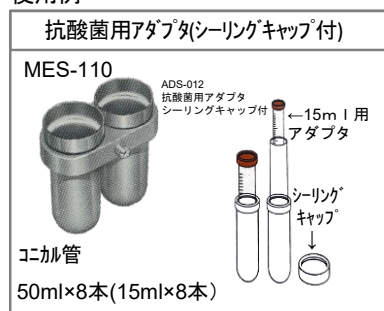

架台 ¥100,000 (税別)



※スイングローターの写真はロータとバケット、樹脂ケース等を組み合わせたものです。
ご不明な点はお問い合わせください。

※掲載価格は税別です。
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。



<http://www.kokusan.co.jp>

E-mail: info@kokusan.co.jp

■ 東京営業部 〒338-0832 埼玉県さいたま市桜区西堀7-8-16
TEL(048)853-5531(代) FAX(048)853-7877

■ 大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4-13-6(田井中ビル)
TEL(06)6308-7326(代) FAX(06)6308-7327

■ 九州営業所 〒802-0005 福岡県北九州市小倉北区堺町2丁目1-1(角田ビル小倉902号)
TEL(093)533-1435(代) FAX(093)533-1436

※本仕様及び価格は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

20250106②JK